

**PROSCALE 222/333/555/666**

[www.proscale.net](http://www.proscale.net)

**MODELES 222/333 : poids étalon de 200 grammes**

**MODELES 555/666 : poids étalon de 300 grammes**

#### **ON/OFF**

Un appui rapide sur la touche permet d'allumer la balance.

Une fonction d'arrêt automatique éteint la balance au bout d'un certain temps.

#### **ZERO/TARE**

Appuyer sur tare permet de mettre la balance à 0. Si vous utilisez un conteneur pour la pesée, allumez la balance et posez le conteneur dessus, appuyez sur tare et la balance se positionnera sur 0.

#### **MODE**

Permet de changer l'unité de mesure.

#### **PRECAUTIONS**

La balance est un instrument de précision qui doit être préservée des chocs et utilisée sur une surface plate et stable.

Si la balance est imprécise, bloquée ou affiche OUT2 vous devez re-calibrer la balance.

Ne pas surcharger la balance au-delà de sa capacité maximum, y compris avec un conteneur supplémentaire.

Laissez suffisamment de temps à la balance pour se stabiliser dès son allumage.

Ne pas laisser exposé à des températures extrêmes trop longtemps

Eviter de laisser les objets pesés inutilement sur le plateau de pesée.

Si l'affichage indique 8888, OuER, LLLL, O\_Id ou EEEE la balance a été choquée ou abîmée, tenter un calibrage et si la panne persiste utilisez la garantie.

#### **CALIBRAGE**

La balance a été calibrée en usine et ne doit pas être calibrée par l'utilisateur excepté en cas de dysfonctionnement !

1. Posez la balance sur une surface plate et stable, vérifiez qu'elle soit éteinte.
2. Maintenez la touche CAL/MODE appuyée et en même temps maintenir appuyé ON/TARE jusqu'à ce que l'affichage indique un nombre aléatoire, relâchez les touches à ce moment là.
3. Appuyez sur la touche ON/TARE, la balance affiche CAL puis 200.00 ou 300.00.
4. Posez délicatement le poids étalon sur le plateau de pesée, au centre.
5. Attendez 3 secondes et appuyez sur ON/TARE, la balance affiche PASS.
6. La calibration est complète, enlevez le poids étalon et éteignez la balance.

Note : si la calibration ne vous donne pas de résultat probant, recommencez la procédure plus doucement.